

Betriebsanleitung Nikon VT Tubus



Nach der Montage der Kameraeinheit (Kamera und LM digital Adapter), sollte ein **Abgleich zwischen Okularen und Fototubus** durchgeführt werden. Erst durch das Einstellen der Parfokalität (d.h. gleichzeitig scharfes Bild im Beobachtungstubus und im Foto), ist ein ergonomisches Arbeiten möglich.

Zuerst stellt man das **Bild** beim Blick durch die **Okulare scharf**.

Nun **überprüft** man, ob das **Bild in der eingeschalteten Kamera (LIVE VIEW Modus)** ebenfalls scharf ist. Ist dies nicht der Fall, so **öffnet man die Rändelschraube (Tubusfixierung)** und **hebt oder senkt die Kameraeinheit** so lange, bis das Bild auch am Kameradisplay oder Monitor scharf ist.

Ist die **optimale Position** gefunden, so wird der Tubus mit Hilfe der Rändelschraube wieder fixiert.