


Betriebsanleitung: LM Digital OPMI Adapter für Kameras mit Wechselobjektivfassung


	<p>Montieren Sie den LM Digital Adapter mithilfe des Bajonetts auf Ihre Kamera. Achten Sie dabei darauf, den Punkt am Bajonettgewinde genau auf den Punkt am Kameragewinde aufzusetzen, bevor Sie im Uhrzeigersinn drehen bis es einrastet. Bei Bedarf halten Sie den Knopf für das Lösen des Kameragewindes gedrückt.</p>
	<p>Stecken Sie die Einheit (Kamera/Adapter) in den Tubus des Strahlenteilers. Achten Sie dabei genau auf die Positionierungsnut (siehe 1 im Bild). Fixieren Sie nun mit der Überwurfmutter den Adapter am Mikroskop (siehe 2 im Bild). Wenn die Kamera ungünstig zu liegen kommt, kann sie mit dem Bajonettadapter neu positioniert werden.</p>
	<p>Nach Lösen und Anziehen der drei kleinen Schrauben des T2-Rings, können Sie bei Bedarf die Kamera in eine andere Position drehen.</p>
	<p>Schwenken Sie nun die schwächste Vergrößerung ein und stellen Sie mithilfe der Mikroskop-Fokussierung das Bild visuell über den Beobachertubus scharf. Optimal für perfekte Mikro-Fotos sind planachromatische, Plan Fluorid oder planapochromatische Mikroskopobjektive.</p>
	<p>Schalten Sie die Kamera ein und benutzen Sie, wenn möglich, das Automatikprogramm. Sollte dies nicht möglich sein, so wählen Sie das Programm „Zeitautomatik“. Wenn beide oben genannten Varianten nicht funktionieren, so können Sie auch im „M“ (Manuell) – Modus arbeiten. Wir empfehlen Ihnen das Intervall des Stromsparmodes Ihrer Kamera zu verlängern, ansonsten schaltet sich die Kamera ständig aus.</p>

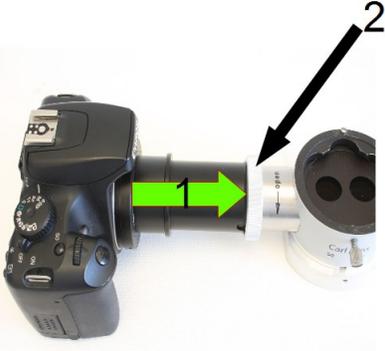

Bei einigen Kameras ist ein Auslösen nur mit montierten Objektiven möglich. Sollte dies bei Ihrer Kamera zutreffen, so stellen Sie im Menü „Einstellungen“ den Punkt „Auslöser ohne Objektiv“ ein (Wortwahl bei jedem Hersteller etwas anders).



Stellen Sie mithilfe der Mikroskop-Fokussierung das Mikroskopbild im Kamerasucher bzw. Winkelsucher scharf. Für die präzise Scharfstellung sind Kameras mit „Live View“ Modus und Lupenfunktion (7x/10x/14x) ideal. Eine Lupenfunktion ist von Vorteil, da das Display der Kamera nicht die gleiche Auflösung hat wie der Sensor. Nicht alle Kameramodelle besitzen eine Lupenfunktion. Wenn Ihre Kamera eine hat, so schalten sie diese ein. Ebenfalls empfehlenswert ist das Benützen eines externen HD-Monitors, welcher idealerweise über einen HDMI-Anschluss mit der Kamera verbunden ist.

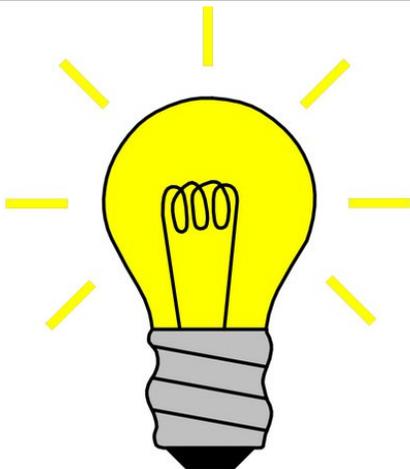

Wenn es die Anwendung zulässt, so ist es empfehlenswert, eine helle Mikroskop-Beleuchtung, Halogenbeleuchtung, LED oder ein Blitzlicht für kurze Belichtungszeiten zu verwenden. Die Sensorempfindlichkeit setzen Sie auf mind. 400 ASA. Um kamerainterne Schwingungen zu reduzieren, verwenden Sie je nach Kameramodell die Spiegelvorauslösung, Silent Shooting, Live View etc. Bei Bedarf, können Sie einen Tageslichtfilter (hellblau) in den Beleuchtungsstrahlengang einschwenken oder den Weißabgleich mit der Kamera angleichen.



Der häufigste Grund für unscharfe Bilder ist das manuelle Auslösen der Kamera. Dabei kommt es zu Vibrationen, die sich am Foto als Verwacklungsunschärfen zeigen. Um dies zu vermeiden, verwenden Sie einen Fernauslöser. Ansonsten können Sie sich auch mit der Selbstauslösefunktion Ihrer Digitalkamera behelfen. Ideal ist auch die Benützung einer Remote Control Software (Steuerung vom PC aus), leider wird dies nicht von jeder Kamera unterstützt.