Betriebsanleitung für Tubussteckhülse mit 30mm Außendurchmesser für LM Digital SLR Adapter



Je nach Mikroskop-Hersteller und Modell kann der Innendurchmesser des Okluartubus einige Zehntelmillimeter vom Sollmaß abweichen. Daher sind im Lieferumfang der Tubussteckhülse [TUST30W UND TUST30S] mehrere unterschiedliche O-Ringen enthalten. Diese ermöglichen eine exaktere Tubusanpassung.



Prüfen Sie wieviel Spiel die Tubussteckhülse ohne O-Ringe hat. Je nach Abweichung verwenden Sie die größeren oder kleineren O-Ringe. Sie können auch große und kleine O-Ringe in Kombination einsetzen.



Die Tubussteckhülse soll ohne Gewalteinwirkung in den Okulartubus passen und trotzdem nicht mehr wackeln.



Danach stecken Sie den LM Digital SLR Universal Adapter für 23,2mm Tuben in die Tubussteckhülse TUST30 und fixieren diesen mit den drei Inbusschrauben.



Um das Bild optimal zu fokussieren, können Sie den Abstand zwischen Tubussteckhülse und LM Adapter mithilfe eines Inbusschlüssels einstellen.