


Betriebsanleitung TUST37C und TUST38C



Der TUST37C (oder TUST38C) wird **in den Fototubus** des Mikroskops gesteckt, bzw. bei einigen LEICA Mikroskopmodellen in den **LeicaC1XTH Port**. Dann wird das Kamerasystem samt LM digital Adapter auf den TUST37C (oder TUST38C) installiert.

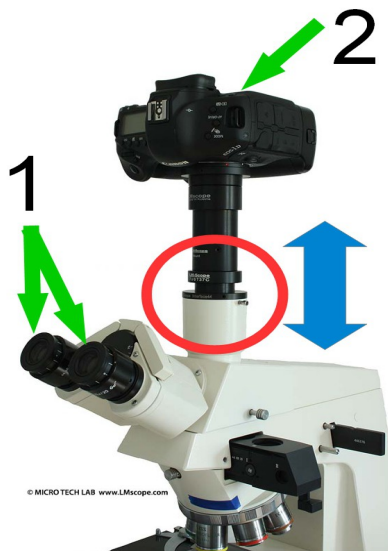

Im Anschluss an die Montage sollte ein **Abgleich zwischen Okularen und Fototubus** stattfinden. Erst durch das Einstellen der Parfokalität (d.h. gleichzeitig scharfes Bild im Beobachtungstubus und im Foto), ist ein ergonomisches Arbeiten möglich.

1) Zuerst stellt man das **Bild** beim Blick durch die **Okulare scharf**.

2) Nun **überprüft** man, ob das **Bild in der eingeschalteten Kamera (LIVE VIEW Modus)** ebenfalls scharf ist. Ist dies nicht der Fall, so **öffnet man die Rändelschraube (Tubusfixierung)** und **hebt oder senkt die Kameraeinheit** so lange, bis das Bild auch am Kameradisplay oder Monitor scharf ist.



Ist die **optimale Position** gefunden, so wird der Tubus mit Hilfe der Rändelschraube wieder fixiert.