


Betriebsanleitung für C-Mount Port 1x (TUST42C_SZ) für Olympus SZ Stereo - Mikroskope

Positionsschraube



Demontieren Sie die alte Adapterlösung vollständig, so dass nur mehr der Basisstutzen (Fototubus) übrig bleibt. Der Fototubus besitzt eine kleine Positionierungsschraube, die für die neue LM Adapterlösung nicht mehr benötigt wird. Sollte diese Schraube für das Einsetzen des TUST42C_SZ hinderlich sein (z.B. TUST42C_SZ kann nicht komplett hineingesteckt werden), so empfehlen wir die Entfernung der Schraube.

2

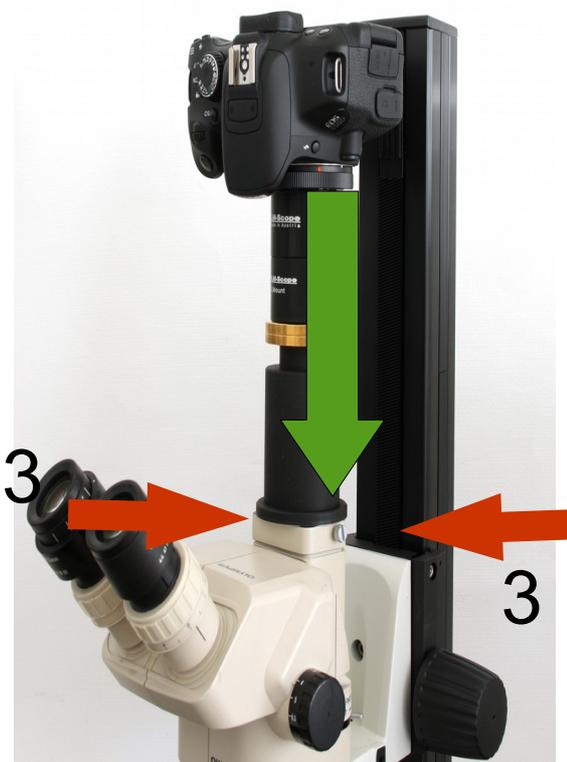

Entfernen Sie die Positionierungsschraube (siehe Bild 1). Nun schrauben Sie die beiden Rändelschrauben (3) heraus und stecken den TUST42C_SZ in den Tubus (2). Anschließend fixieren Sie den C-Mount Port 1x wieder mit den beiden Rändelschrauben. Der TUST42C_SZ soll fest sitzen und sich nicht mehr bewegen.